



Steritest™ Symbio Pompası Hızlı Kullanım Kılavuzu


Şişe Tutucuyu Takma

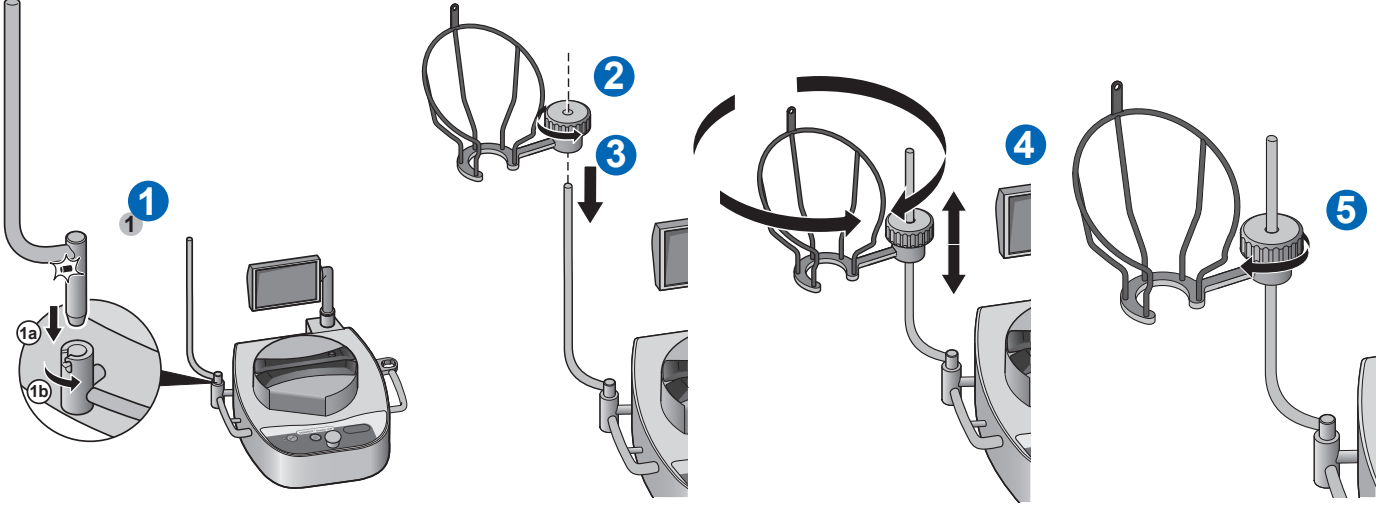


Tahliye Tepsisini Takma

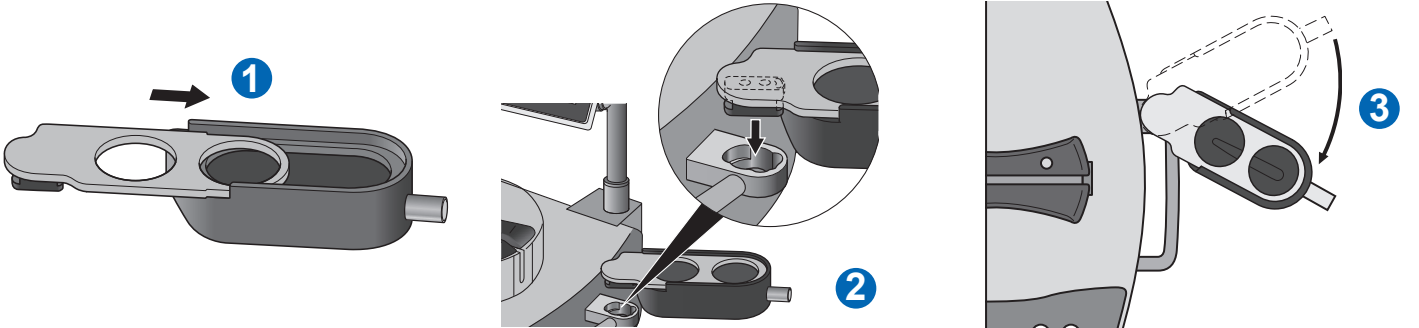

İletişim Merkezini Kurma

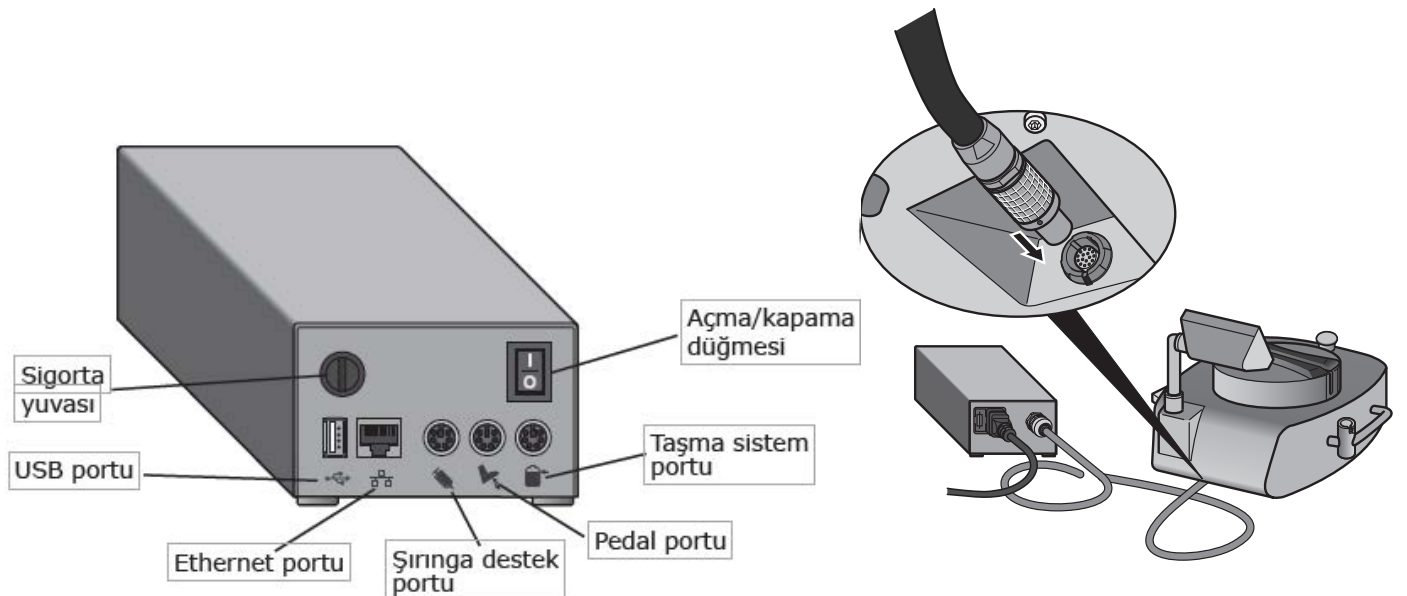

Pompa Kontrol Paneline Genel Bakış

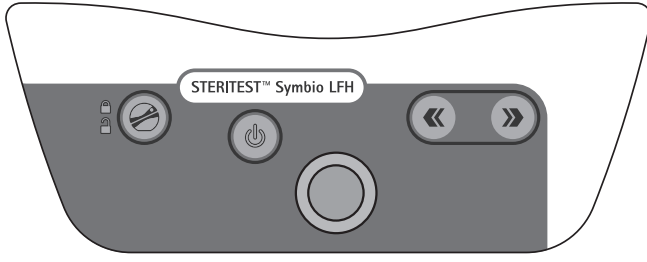

Pompayı açıp kapatmak için açma/kapama düğmesine basın.

Pompa başlığını açmak ve kapatmak için açma/kapama düğmesine basın.

Farklı işlemleri gerçekleştirmek için ileri ve geri düğmelerine basın.

Farklı işlemleri gerçekleştirmek için kumanda düğmesini çevirin ve düğmeye basın.

Pompayı Açma

Açma/kapama düğmesine basarak (Konum 1) iletişim merkezini açın.

 düğmesine basarak ve birkaç saniye basılı tutarak pompayı açın.

Ekranda önce Steritest™ cihaz grubu, ardından karşılama ekranı görüntülenir.

Pompa ilk kez başlatıldığında, pompa sertifikası etkinleştirilene kadar Pompa Sertifikası ekranı görüntülenir.

NOT: Sertifika etkinleştirildikten sonra karşılama ekranının ardından Otomatik Test ekranı görüntülenir.

 Pompa kurulmuşsa ve kalifikasyona hazırsa "Evet" yanıtını vermek için ve sembollerini kullanın. Pompa sertifikasını etkinleştirmek için talimatları takip edin. Bu işlem, sonraki kalibrasyona geri sayımı 12 ay olarak sıfırlar.

Pompa kalifikasyona hazır değilse "Hayır" yanıtını vermek için  ve  sembollerini kullanın. Otomatik Test ekranı görüntülenir ve sonraki kalibrasyona geri sayım fabrika kalibrasyon tarihine göre ayarlanmış şekilde kalır.


Otomatik test prosedürü tamamlandığında Aksesuarlar ve veri kaynakları ekranı görüntülenir.

Bir onay kutusundaki  sembolü iletişim merkezine bir aksesuar veya veri kaynağının bağlandığını gösterir.

 sembolüne basın. Ana ekran görüntülenir.

Ana ekranda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Pompayı manuel olarak kullanmak için Standart Moda girme
- Pompayı önceden tanımlanan prosedürlerle kullanmak için Test Yöntemi Moduna girme
- Pompa parametreleri ve aksesuarlarını yapılandırmak ve test yöntemlerini pompaya yüklemek için Yapılandırma menüsüne girme.

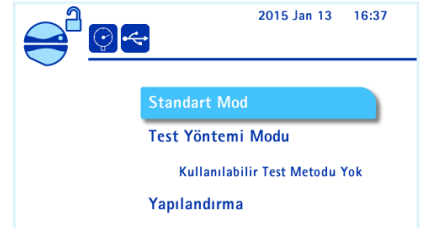

Steritest, Merck, Millipore, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.

© 2019 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

PF16601TR Sürüm 3.0 06/2019

MERCK